

SANTRE INDUSTRIAL

Checklist para especificar una mesa para balanza

Seis puntos antes de cotizar. Investigación propia de Santre: el sistema de granito sobre pelotas de golf anclado al piso no nos da seguridad para analítica de 0.1 mg. Esto no es un certificado de vibración; es una lista de especificación.



1. Bloque desacoplado

El bloque de pesaje está separado del chasis. "Hay granito" no basta.



2. Sin taquetes al piso

La mesa se nivela. No se taladra el piso del laboratorio.



3. Zona de pesaje, no un hueco

La analítica no vive en la isla de trabajo general (Zona 4).



4. Sentado o de pie, a propósito

Hay hueco para las piernas, o la altura de pie está decidida. No un faldón inclinado.



5. Nada extra sobre el bloque

Bitácora, impresora y teclado quedan fuera de la superficie de pesaje.



6. Lejos de campana y rejillas

La estación no está pegada a extracción ni a impulsión de aire.